



GUIA DE MANEJO RAPIDO JPCBIIA

Para encender la cabina conecte el cable de poder a un tomacorriente y encienda el equipo manteniendo oprimida la tecla  o  o  durante 2 segundos. Una vez encendido el equipo, la pantalla muestra el mensaje de inicio. Esto indicará que se conectó correctamente, de lo contrario verifique nuevamente las conexiones.

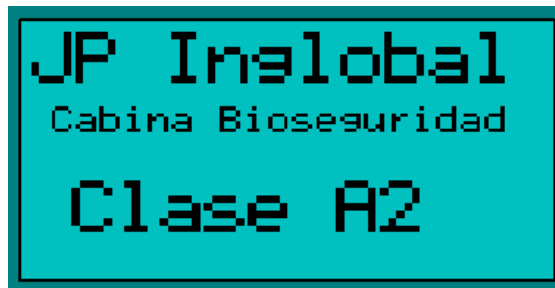

A continuación le solicitará ingresar la contraseña. Para mover el cursor de unidad utilice la tecla →. Para modificar el valor de la unidad donde se encuentra el cursor utilice las teclas ↑ o ↓. Una vez ubicado el cursor en la última unidad de izquierda a derecha, oprima la tecla → para continuar. Si la contraseña ingresada es incorrecta se mostrará el mensaje de “Contraseña Incorrecta”. De lo contrario se mostrará el mensaje de “Contraseña Correcta”.

Una vez ingresada la contraseña, se debe ubicar el vidrio en la posición adecuada para poder iniciar el tiempo de purga. Si no lo hace el ventilador no se encenderá, el temporizador de tiempo de purga se detendrá y la pantalla le indicará que ubique el vidrio. Una vez finalizado el tiempo de purga, automáticamente pasará a monitoreo y control y encenderá la luz blanca indicando que la cabina está lista para trabajar.

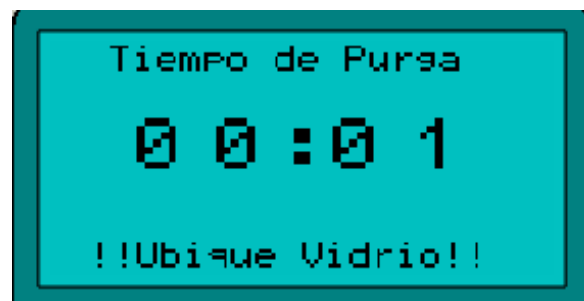

Cuando termine de usar la cabina, apague el equipo ingresando Menú > Modo > Apagado y a continuación confirme el apagado. Automáticamente ejecutará el tiempo de post-purga y una vez finalice dicho tiempo la cabina se apagará automáticamente.

